核磁测试操作方法

核磁流程: 网上预约→按时来核磁室刷卡上机→打开自动进样器编辑界面查看样品要放的槽位→往自动进样器放样→编辑信息并提交→在记录本上登记→做完上传数据→刷卡下机

一、样品制备

- 1. 选择合适的核磁管。
 - a. 粗细和转子匹配
 - b. 是否有裂痕及变形, 管口是否有破损
 - c. 核磁帽是否配套
 - d. 核磁管要密封。送样前请用生料带和封口膜将核磁管密封好,以防溶 剂挥发,干扰实验。
 - e. 样品标记要规范。可以使用记号笔在核磁管管口白色位置写上相应实验编号,或者在核磁管帽上做相应的标记。张贴标签纸要平整,标签纸环绕核磁管,不要呈小旗子状,标记不能低于转子。

2. 配样要求

- a. 样品溶解均匀透明。样品必须在其使用的氘代试剂中有良好的溶解性能,配制好的样品必须透明澄清,流动性好,没有气泡,如样品溶解性不好,用滤头过滤。
- b. 溶剂量合适。溶剂液面不易过高或过低,液体的高度控制在 4-5 cm(0.6 mL 左右)即可。
- c. 转移过样品的核磁管外壁要保持干净, 并认真用无尘布将其外壁擦净。

二、样品放置及编辑样品信息

- a. 登陆电脑后打开自动进样器界面。双击编辑样品信息,包括设置数据保存名称(Name),样品号(只能使用数字,不能使用字母和其他符号),选择氘代试剂及所做实验类型。
- b. 将擦拭干净的核磁管样品插入转子中(切记手不能触摸转子的条形码 区域),然后再放入量杯中,找准高度。接着将样品放置到编辑样品所 对应的槽号。
- c. 再次核对所设定的信息(数据保存名称(Name),样品号, 氘代试剂、 实验类型),然后选中编辑的样品,点击 Submit 按钮进行提交(切记 相应槽号放上样品后再提交)。
- 三、ICON-NMR 自动进器管理软件界面按钮说明:
- a. Submit 按钮: 选中编辑的的样品,开始运行点击 Submit 按钮进行提交。
- b. Cancel 按钮和 Delete 按钮: 样品提交之后,在还没有运行的状态下,可以将想要取消编辑的样品选中,点击 Cancel 按钮,如若想要删除,可点击 Delete 按钮进行删除。
- c. Add 按钮:如果一个样品既要做氢谱又要做碳谱等,编辑好氢谱信息后,可点击 Add 按钮,在氢谱信息的下面会增加一条信息栏,用于编辑碳谱或氟谱等其他实验内容。
- d. Copy 按钮: 当所送样品的试验内容一样时,例如有5个样品,都做氢谱,此时可以先编辑好一个样品的信息,然后点击 Copy 按钮,就可以一次性完成剩余4个样品的参数设置。