


小动物成像仪 Biospace OPTIMA 开关机流程

1. 开机：开电脑主机 → 长按设备正面面板按钮 3s 开机 → 开机 **3 min** 后 → 打开电脑软件 → 等待 Tube Temp 降温至 **-28°C** 后，开始图像采集

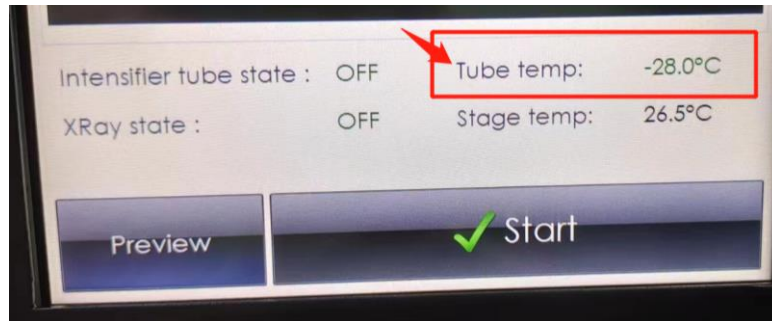

2. 关机，

麻醉仪关机：关闭麻醉气泵，关闭麻醉仪插座总开关。

确认 **48 小时** 内无人使用后可关机休眠：

成像设备关机：**【先】** 关电脑软件 → 关设备按钮，短按设备正面面板按钮 3-5s 关机，触屏黑屏后系统将自动切换到休眠模式 → 关电脑主机。

注意事项：

1. 日常使用请勿触碰侧面总电源开关
2. 使用后，请确认当日及隔天预约情况，如果 **48 小时** 内有人预约使用，则仪器不用关机。
3. 软件初始启动会出现卡顿，请勿点击鼠标，待鼠标可以流畅滑动后再使用。
4. 每一次实验结束时，请务必确认麻醉仪关闭，归零。气泵总电源关闭